


PowerCycler 中文简要操作说明

1、热盖

样品放置好后，将热盖盖下，顺时针旋转上方黑色旋钮，直至听到滴滴滴声后说明热盖已盖好。同理开盖时逆时针旋转，然后轻按热盖前方黑色方形按钮，热盖会自动开盖。

2、控制面板

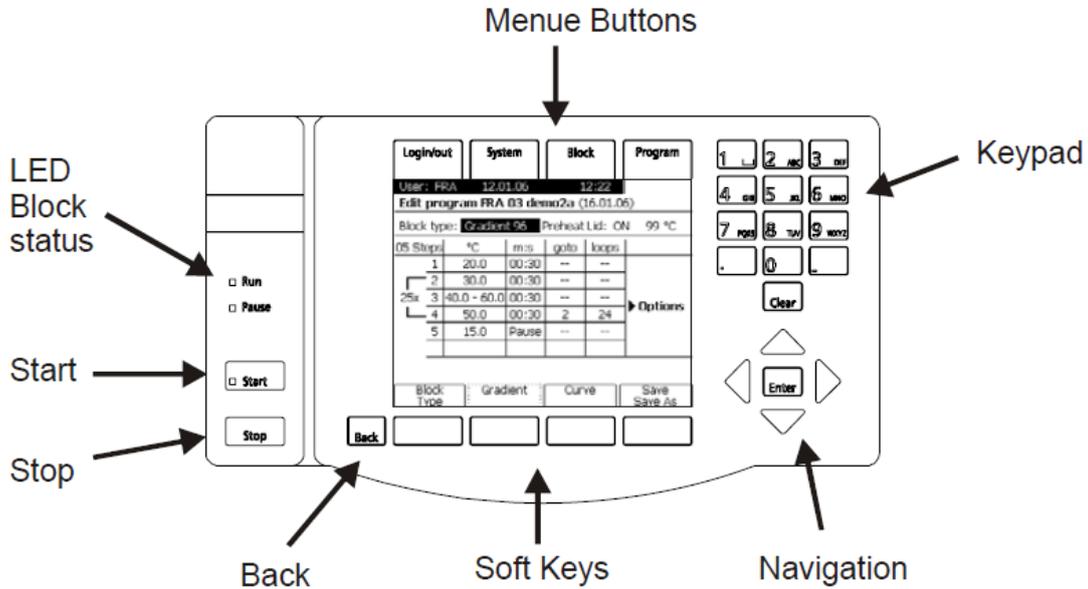

Menu Buttons:菜单键

LED Block status:LED 模块实时显示 PCR 反应正在运行还是暂停状态

Start:开始

Stop:停止


Back:后退

Soft Keys:软键盘

Navigation:方向选择键

Keypad:数字按键

3、进入一个用户

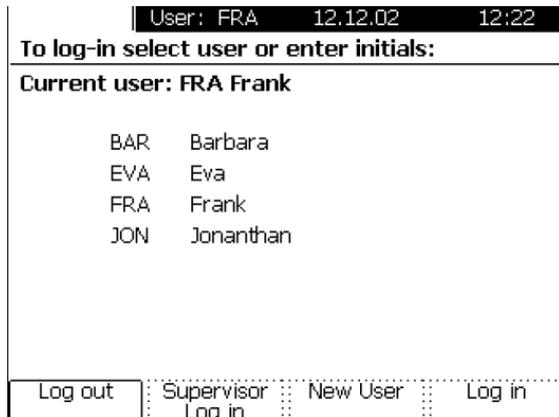

Log out:注销用户


Supervisor Log in:管理员登陆

New User:新建用户

Log in:登陆用户


Block menu

模块菜单：里面有 5 个最近编辑/运行的程序

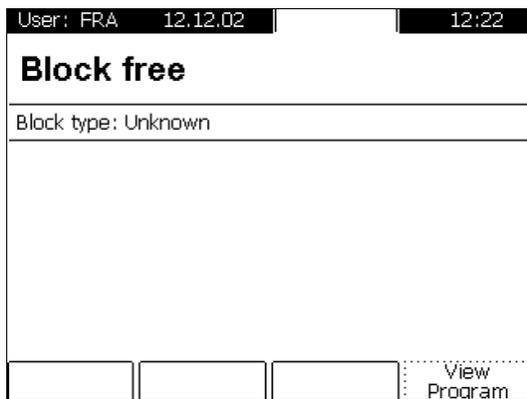


System Menu

系统菜单：删除用户、设置按键声等

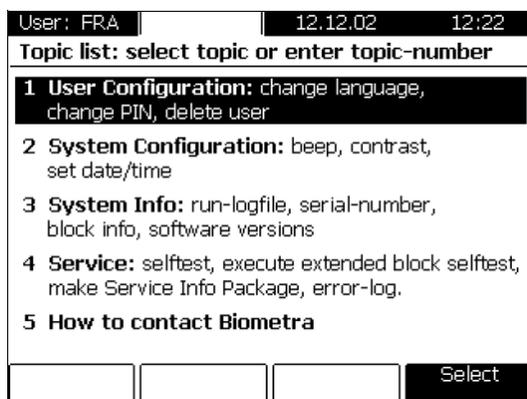


Program Menu

程序菜单：新建/编辑程序

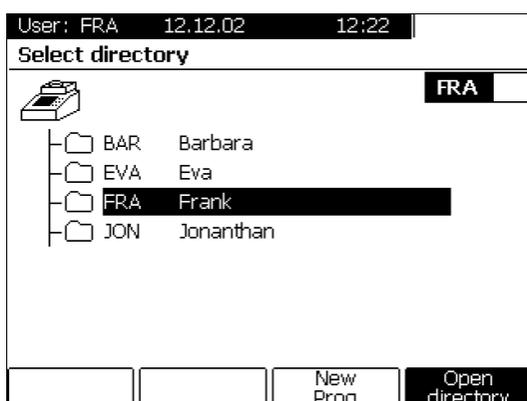

New Prog:新建程序

Open directory:打开程序

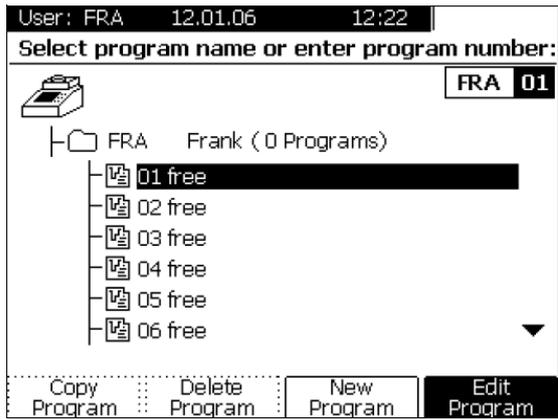


Copy Program:复制程序

Delete Program:删除程序

New Program:新建程序

Edit Program:编辑程序

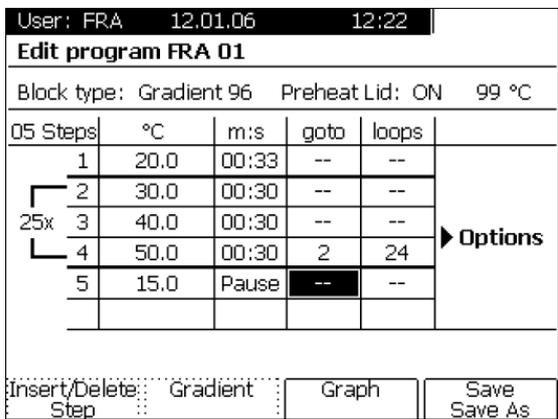

Preheat Lid:热盖温度最高可设到 99°C

设置程序时通过方向选择键移动光标，数字键盘键入数字。


如：30s，输入 30；1m30s，输入 130；15°C 保温，输入 00+Enter

Insert/Delete Step:插入/删除步骤

Gradient:温度梯度

Graph:图显示

Save/Save as:保存

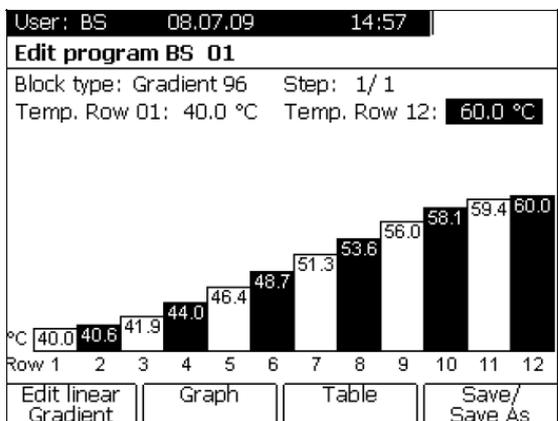

随机温度梯度：设置第 1 列和最后 1 列温度，温度梯度随机分布

