

德国耶拿梯度 PCR 仪 (PowerCycler) 操作步骤

- 1、开机 (开机按钮在仪器左后方)
- 2、仪器启动后进入如下图 1 主界面，点击右下角 **Log in** ，然后点击界面右上角 **Program** ，进入系统主界面图 2



图 1



图 2

- 3、打开任一文件夹，选择任一显示 free 的目录 (图 3)，按 enter 键或 **Edit Program** 进入图 4 界面，进行程序的编辑

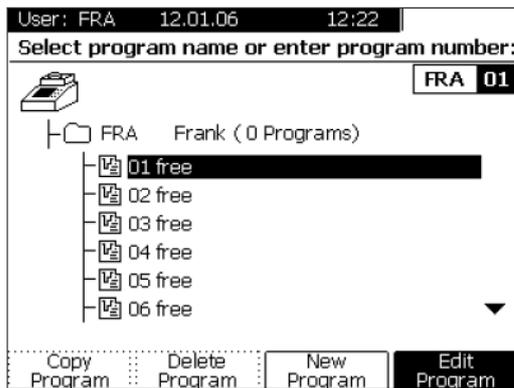


图 3



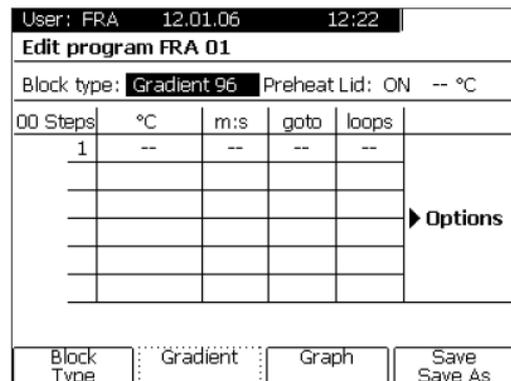


图 4

- 4、程序编好后如图 5，点击右下角 **Save Save As** 保存，并进行程序的命名如图 6，然后点击 **OK** ，完成程序的编写

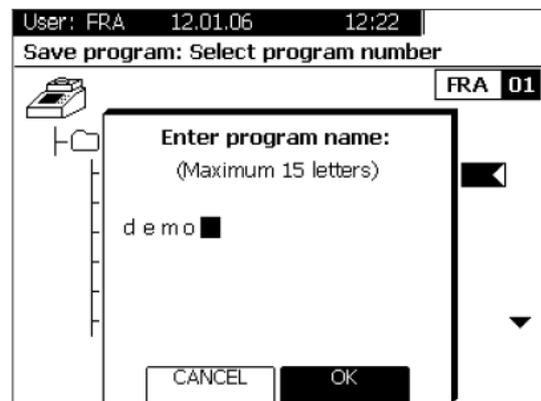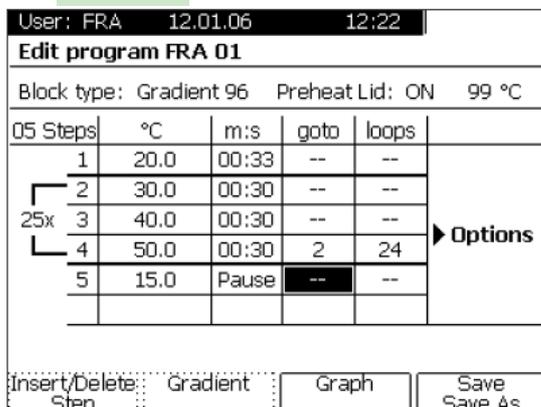

- 5、选定试验的程序，点击 Start 开始运行